

## 1. ラベルの表記内容

ビジョンバッジのラベルには様々な情報を表示しておりますので、着用前に必ずご確認ください。

### 1. レンズカラー


3色をご用意し、毎回変更いたします。新しいバッジと混同しないよう、必ずご確認ください。



レンズ3色

### 2. コントロール

コントロールは水色の紙袋に封入しています。紙袋を開封したり、他の放射線計測を目的とした使用はしないでください。

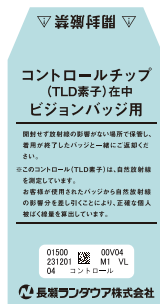


コントロール

### 3. 着用開始日、着用部位、氏名

着用前に必ずご確認ください。誤って他人のバッジや着用期間が終了したバッジを使用しないようご注意ください。

※ひとつのバッジを複数人で共用することはできません。

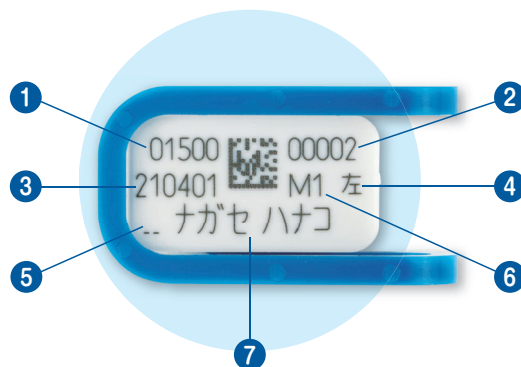

- ① 事業所番号
- ④ 着用部位
- ⑦ 氏名
- ② 個人番号
- ⑤ 所属コード
- ③ 着用開始日
- ⑥ 着用周期

## 2. 着用時の注意事項

### 1. 防護メガネのレンズの内側に着用してください

防護メガネに着用する際は防護メガネの内側にビジョンバッジを着用してください。

### 2. RIで汚染させないように注意してください

バッジが汚染されますと、そのバッジだけでなく他のバッジにも影響を与え、正確な測定ができなくなる恐れがあります。

### 3. 薬剤による消毒、熱による殺菌は避けてください

完全防水ではありませんので、薬剤洗浄または薬剤につけて消毒することは避けてください。また、オートクレーブなどの熱による殺菌はTLD素子に影響を与え、測定ができなくなる恐れがありますので、ご注意ください。

## 3. 測定線種


ビジョンバッジの測定線種は、X・γ・β線です。X・γ・β線の合計値として報告します。



## 4. 着用方法、返却方法等について

### 1. 発送物

初回はコントロール、レンズ、フックセットがお手元に届きます。2回目以降はコントロールとレンズのみがお手元に届きます。

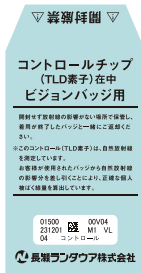

コントロール



レンズ



フックセット




### 2. レンズとフックの取り付け

お持ちの防護メガネのサイズに合わせ、フックのサイズを選択してください。

① 選択したフックにレンズを取り付けます。



② レンズを取り付けた後は、フックを閉じます。

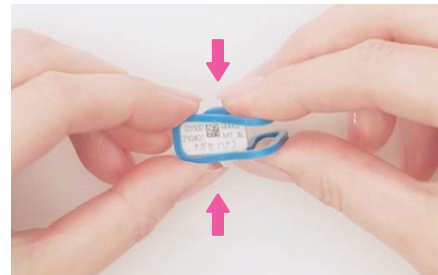

③ 防護メガネの内側に着用します。着用部位をご確認のうえ正しく着用してください。




### 3. 防護メガネに着用しない時

ビジョンバッジを防護メガネに着用しない時は、ルミネスバッジのクリップに取り付けることが可能です。紛失防止にもなります。ルミネスバッジのクリップに取り付ける時は、クリップをルミネスバッジから取り外してからフックを取り付けてください。



### 4. 返却方法

フックからレンズを取り外し、トレーにはめてコントロールや、同じ着用期間のルミネスバッジ等と同時に返却してください。  
**フックは次回着用のレンズに取り付けてご使用ください。**

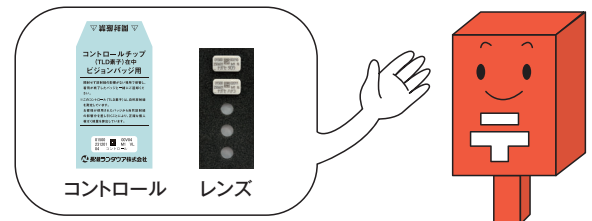

ビジョンバッジの取扱に関する詳細は、弊社ホームページをご確認ください。

